



TYH 精子获能液（MBCD 版本）

型号：M2036

规格：5 mL *6 瓶/盒

保存条件：4-8℃避光冷藏可保存 4 个月

本产品仅供科研使用，请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途

产品介绍

TYH（MBCD 版本）获能液是经典 TYH 配方的革新升级，适用于冷冻精子的获能培养液。本产品通过添加特异性胆固醇螯合剂—甲基- β -环糊精（MBCD），与胆固醇相互作用形成复合物，有效促进胆固醇从精子质膜流出，从而显著提升冷冻精子的体外受精潜能。

使用方法

- 使用前请做滴盖油，在 37℃、5%CO₂ 培养箱内预热平衡 4 小时以上后使用，推荐过夜平衡。
- 取 10 μ L 冷冻精子加入 90 μ L 预热平衡后的 TYH 液滴中，放入 37℃、5%CO₂ 培养箱中获能 50-60 分钟。获能结束后取液滴边缘精子进行加精。
- 注意无菌操作，开封后应在 2 周内尽快用完，可分装保存。

质量控制

- 渗透压：290 $\pm$ 3 mOsmol。
- pH：7.2-7.4。



试剂成分

组分	mmol/L
NaCl	119.37
KCl	4.78
KH ₂ PO ₄	1.19
MgSO ₄ ·7H ₂ O	1.19
Glucose	5.56
NaHCO ₃	25.07
Sodium pyruvate	0.50
CaCl ₂ ·2H ₂ O	1.71
Gentamicin sulfate salt	0.025 (g/L)
Methyl-β-cyclodextrin (MBCD)	0.75
Polyvinylalcohol (PVA)	1 (g/L)

—Richard Behringer, Manipulating the Mouse Embryo: A Laboratory Manual (Fourth Edition)

*本产品用热稳定的庆大霉素替代双抗（青霉素-链霉素溶液），延长培养液有效期。



微信扫码 咨询客服

☎ 025-66068668

✉ njabsw@163.com

📍 江苏南京浦口大余所路5号