



精子冷冻漂浮器说明书

型号：H1312

本产品仅供科研使用，请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途

产品介绍

本品用于精子冷冻实验中，给精子冷冻麦管进行预冷操作。本产品仅供科研使用，请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等。

产品优势

经多次实验对比，使用漂浮器预冷的精子冷冻麦管在复苏后的受精率明显优于未使用漂浮器预冷的精子冷冻麦管组。

使用方法

使用合适的容器装入液氮，将漂浮器投入液氮表面，把处理好的精子冷冻麦管置于漂浮器的凹槽，盖上液氮盒，预冷 10 分钟后进行精子冷冻的后续操作。



图 1 漂浮器



微信扫码 咨询客服

☎ 025-66068668

✉ njabsw@163.com

📍 江苏南京浦口大余所路5号