



# 胚胎模拟物

V1.1 2025.10.30

型号：M2740

规格：2 mL/支

保存条件：室温避光保存，有效期为 24 个月

本产品仅供科研使用，请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途

## 产品介绍

胚胎模拟物为直径 100  $\mu\text{m}$  左右的球形颗粒物，体积及重量与受精卵及卵裂期胚胎相似，在培养滴中可快速沉底。本产品适用于动物繁殖学、生殖医学、遗传学等领域的研究人员模拟练习胚胎转移操作，从而达到减少实验动物的使用，降低实验成本，快速提高胚胎实验技能的训练效率和质量。

## 使用方法

- 使用前请摇匀，吸取 20  $\mu\text{L}$  做滴，模拟吸取胚胎，进行操作练习。
- 建议使用本公司配套的口吸管（型号：H0820）、胚胎转移手持笔（型号：H0810）及 1.5 mm 毛细玻璃管（型号：H0450）。
- 本产品需反复练习才能熟练掌握。



微信扫码 咨询客服

☎ 025-66068668

✉ njabsw@163.com

📍 江苏南京浦口大余所路5号